


Procedura alternativa di vestizione per Clean Room sterile

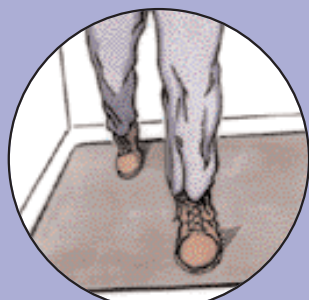

1. prima di entrare nell'area adibita alla vestizione, camminare su un tappeto adesivo parecchie volte.



2. indossare le sovrascarpe.



3. indossare la cuffia e il copribarba controllando che tutta la capigliatura sia coperta.



4. Recuperare gli indumenti richiesti indossando i guanti se necessario.



5. indossare il cappuccio facendo in modo che la maschera passi sopra il setto nasale.



6. sistemare il cappuccio legando i lacci.



7. infilare la tuta fino alla cintola.



8. assicurarsi che la tuta non venga a contatto con il pavimento mentre la si indossa.



9. infilare le maniche della tuta.



10. assicurarsi che l'estremità del cappuccio sia perfettamente all'interno della tuta.



11. allacciare la zip della tuta e fissare la chiusura intorno al collo.



12. allacciare le estremità inferiori della tuta.



13. indossare i copristivali e allacciarli accuratamente.



14. completata la procedura di vestizione passare nella zona "clean" dell'area di vestizione.



15. i guanti devono essere indossati sopra il polsino della tuta.



16. controllare nello specchio di aver indossato correttamente ogni cosa senza aver lasciato alcuna fessura fra un indumento e l'altro.



17. entrare per clean room.