

## Comunicado de Prensa

### **ESTA SEGURO DE LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO**

*Ref. 82/08 It*

**Milano, 16/12/2008**

De acuerdo con las buenas práctica de higiene y con el método HACCP, las superficies que están en contacto con alimentos deben ser monitoreadas diariamente antes de comenzar las actividades de producción.

Igientest es un test listo para usar que detecta en forma rápida si una superficie esta limpia, libre de residuos proteicos. Es sencillo de usar : el hisopo se desliza sobre la superficie y luego se sumerge dentro de un tubo que contiene el reactivo ; después de 10 minutos, el color del hisopo indica el resultado : verde significa limpio, gris es aceptable y violeta, sucio.



Cod.: 87883